



颚式粉碎机 BB 200

多功能单元，注重精细度


?????BB 200????????????????300 kg/h???????????????????? 110*90mm，它可以轻松接受高达 90 mm 的进样尺寸。???????0-30 mm????????? ?????????????????2 mm (d 90) ??????????45???????????????????? ??????????

RETSCH 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCH 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；

稳固 & 多功能

- | 完美的破碎效果
- | 各种无污染的研磨材质
- | 零点调整磨损补偿
- | 连续鄂板间隙设置
- | 研磨腔易于清洁
- | 适合连续研磨
- | 吸尘接头

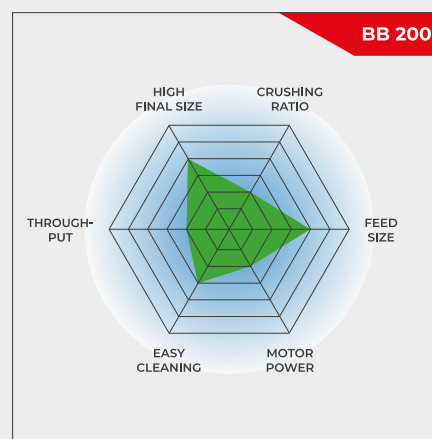

多功能单元，注重精细度

颚式粉碎机 BB 200

优于细节

BB 200 颚式破碎机设计坚固，操作和清洁简单。对于不超过 5 升的少量样品，BB 200 可以分批使用；对于较大的样品量，则可以连续操作。

主轴调节装置中集成的贝勒维尔弹簧垫圈可提供额外的研磨腔过载保护。移动破碎臂的偏心主轴由坚固的制动电机通过三角皮带驱动。最大的皮带轮还充当飞轮，以确保均匀平稳的运行。BB 200 颚式破碎机采用免维护、免润滑的滑动轴承。

颚式粉碎机 BB 200

零点调整磨损补偿

??
 ??? RETSCH????????????????????
 ???
 ?????????????????????



颚式粉碎机 BB 200

用户的便利性与最大的安全性相结合

???RETSCH??
 ???
 ?????????????????????



用于安全高效的破碎过程

鄂式破碎机BB 200配件

破碎鄂板和耐磨板有五种不同的材质可供选择，具体取决于样品和要进行的分析：

- | 锰钢
- | 不锈钢
- | 碳化钨
- | 防重金属研磨钢




颚式粉碎机 BB 200

特殊要求的颚式破碎机

除了标准型号外，BB 200颚式破碎机还可根据特定应用要求提供特殊版本。

防重金属污染破碎

????????????????BB 200????????????????
????????????????????????????????
????????????????????

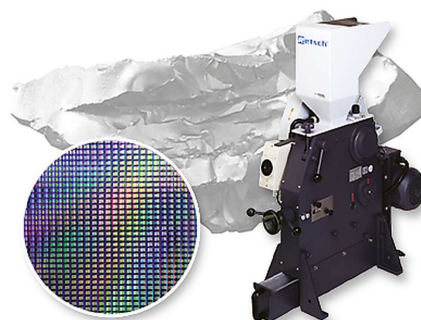

连续预粉碎或精细研磨

????????????????????BB 200?RETSCH 盘
式研磨仪 DM 200 ?????????????????
????????????????90????????????100???



生产线版本

BB 200????????????????????
????????????????????



颚式粉碎机 BB 200

典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



混凝土



玉制品



玻璃




煤炭

为了找到解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 200

作用原理

BB 200??
??
??
????????????

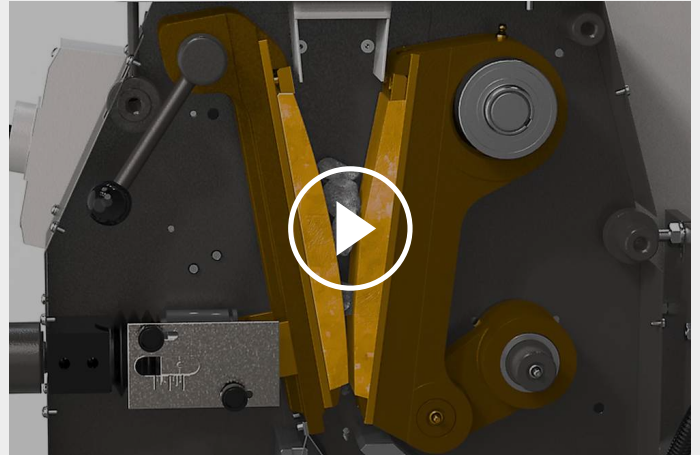

[点击观看视频](#)

颚式粉碎机 BB 200

技术参数

应用	粗粉碎
应用领域	化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的
粉碎原理:	压力
最大进样尺寸	< 90 mm
最终出料粒度 *	< 2 mm
处理量*:	300 kg/h
研磨套件材料:	锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 钢 1.1750 (防重金属研磨)
颚板宽度	90 x 90 mm
研磨间隙宽度调节	0 - 30 mm
间隙宽度显示	规模
零点-校准	是
可翻置漏斗	是
加配吸尘器	是
无需维护和润滑的滑动轴承。	是
安装装备型供货	可选项
接收槽容积	5 l
驱动	单相电机/三相电机
驱动功率	1.5 kW
电源数据:	不同电压
电源接头:	单相/三相
防护类型	IP 54
机体尺寸 (宽x高x纵深)	450 x 1160 x 900 mm
净重	~ 300 kg
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb200

ORDER DATA

颚式破碎机BB200

Jaw Crusher BB 200 complete with breaking jaws and wearing plates

粉碎颚板 / 刮磨板				
20.053.0001		BB 200	3/N~ 400 V, 50 Hz	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.053.0002		BB 200	3/N~ 400 V, 50 Hz	不锈钢 / 不锈钢
20.053.0003		BB 200	3/N~ 400 V, 50 Hz	氧化锆 / 不锈钢
20.053.0043		BB 200	3/N~ 400 V, 50 Hz	碳化钨 / 碳化钨
20.059.0001		 BB 200	3~ 400 V, 50 Hz	tungsten carbide / tungsten carbide, all parts coming into contact with the sample are heavy-metal-free
20.053.0018		BB 200	3/N~ 400 V, 50 Hz	steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination

其余可选的电源配置机型价格相同

JAW CRUSHER BB 200 VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor (voltages on request), without hopper and protective motor switch

20.058.1001		BB 200, 粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.058.1002		BB 200, 不锈钢 / 不锈钢
20.058.1003		BB 200, 氧化锆 / 不锈钢

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 200

1)

BREAKING JAWS BB 200

22.048.0004		颚板 锰钢 1对
22.048.0005		颚板 不锈钢 1对
22.048.0006		颚板 碳化钨 1对
22.048.0024		颚板 碳化钨 1 pair, for jaw crusher 20.059.0001
22.048.0026		颚板 NiHard 4 1对
22.048.0018		颚板 1.1750钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

WEARING PLATES BB 200

22.711.0003		摩擦板 不锈钢 1对
22.711.0010		摩擦板 碳化钨 1对
22.711.0006		摩擦板 1.0344钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

FURTHER ACCESSORIES BB 200

22.351.0003		三角皮带, 1套(3件)
02.824.0054		BB 200/盘式研磨仪DM 200组合套装架子