



颚式粉碎机 BB 50

紧凑的台式型号

**BB 50?RETSCH??BB50?
??40??
??0.5 mm????????????????
??BB 50????????????????????
??**

RETSCH 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCH 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；




[点击观看视频](#)


产品视频

强大 & 紧凑

- 粉碎效率高，进料粒度可达40毫米，可粉碎至0.5毫米
- 动颚板易于清洁
- 速度可调，可适应样本特性
- 零点调整磨损补偿
- 带有数字显示屏的方便操作界面
- 鄂板间隙设置的记忆功能

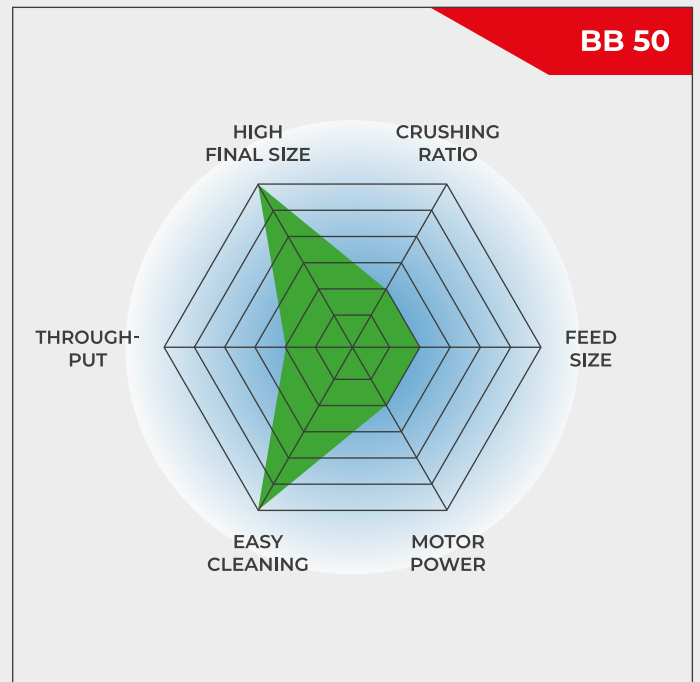

小型、强大的台式装置

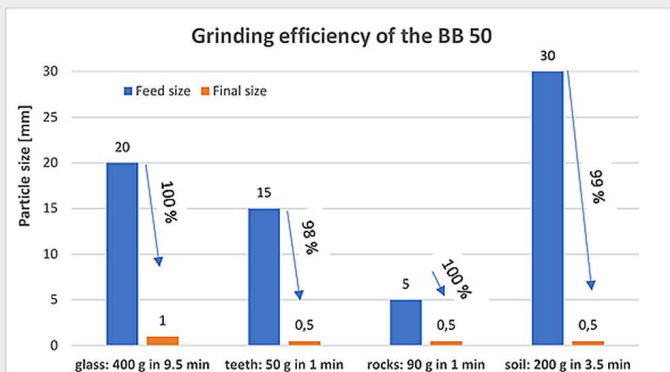

颚式粉碎机 BB 50

优于细节

BB 50的设计目的是高效方便地粉碎样品。可将速度设定在550至950 min⁻¹之间，以使粉碎过程适应样品要求。如果向破碎机输送了过多的样品材料，导致其堵塞，则反转旋转方向的可能性是有帮助的。只需按下一个按钮即可重新启动该过程。由于永久润滑轴承及其坚固的设计，BB 50颚式破碎机几乎无需维护。



可拆卸折叠式料斗，方便取用


数字速度设置和间隙宽度显示

带可选盖的大型收集容器（3升）

颚式粉碎机 BB 50

零点调整

?????BB 50??
??
?????

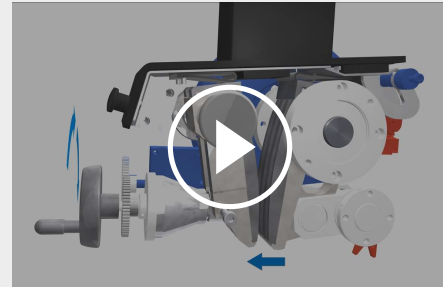

[点击观看视频](#)

颚式粉碎机 BB 50

易于操作 & 清洁

??BB 50??
??
??



[点击观看视频](#)

颚式破碎机旋风系统

告别灰尘和样品丢失

无论您是在采矿、贵金属、材料研究还是环境分析领域制备样品，RETSCH 旋风系统都能确保前所未有的效率、精度和安全性！；

为什么要选择 RETSCH 旋风系统？

| 样品回收总量

我们的旋风分离器可消除粉碎过程中的样品损失，确保每次分析结果的准确性和可重复性！

| 增强操作员安全

我们的旋风分离器可大幅减少粉尘暴露，为您的团队创造更安全、更清洁的工作环境！

另外：现有仪器（BB 50、BB 250、BB 400 或 BB 500）可加装旋风系统。



用于安全高效的破碎过程

鄂式研磨仪BB 50配件

破碎鄂板和耐磨板有五种不同的材质可供选择，具体取决于样品和要进行的分析：

- | 锰钢
- | 不锈钢
- | 碳化钨
- | 氧化锆
- | 防重金属研磨钢

颚式破碎机收集容器的可选盖子可确保之前样品中的细微残留物落在盖子上，而不是落入容器中，这有助于避免交叉污染。



颚式粉碎机 BB 50

典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



混凝土



玉制品



玻璃




煤炭

为了找到解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 50

作用原理

BB 50??
 ???
 ???
 ?????????????

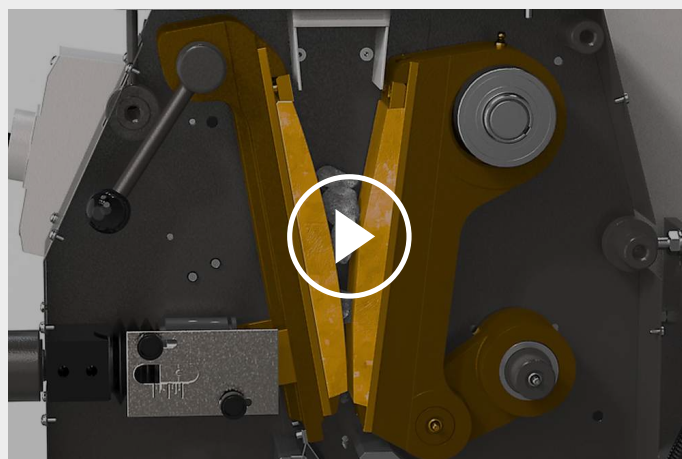

[点击观看视频](#)

颚式粉碎机 BB 50

技术参数

应用	粗粉碎
应用领域	农业, 医药品, 地质 / 冶金, 建筑原料, 玻璃/ 陶瓷, 生物
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的
粉碎原理:	压力
最大进样尺寸	< 40 mm
最终出料粒度 *	<0.5毫米
处理量*:	3 l/batch
研磨套件材料:	锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 氧化锆, 钢 1.1750 (防重金属研磨)
颚板宽度	45 x 59 mm
研磨间隙宽度调节	0 - 11 mm增量 0.1 mm
间隙宽度显示	数字模式
零点-校准	是
反向旋转	是
可翻置漏斗	是
加配吸尘器	防尘密封
中央润滑 (选项)	终身提供润滑剂
安装装备型供货	生产工序可用移开抽屉
接收槽容积	3 l
驱动	三相变频器
驱动功率	1100 瓦
电源数据:	不同电压
电源接头:	单相
防护类型	IP 20 / IP 00 at ventilation slots
机体尺寸 (宽x高x纵深)	420 x 460 x 560 mm
净重	约79公斤
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb50

ORDER DATA

JAW CRUSHER BB 50

Jaw Crusher BB 50 complete with breaking jaws and wearing plates

粉碎颚板 / 刮磨板

20.062.0001		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.062.0002		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	不锈钢 / 不锈钢
20.062.0009		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	stainless steel waved / stainless steel
20.062.0003		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	碳化钨 / 碳化钨
20.062.0004		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	氧化锆 / 氧化锆
20.062.0005		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination

CYCLONE FOR BB 50

CYCLONE SET WITH HOLDER, CONNECTING ELEMENT, LID WITH CONNECTOR FOR VACUUM CLEANER AND SAMPLE OUTLET
(PLEASE ORDER CASSETTE WITH OUTLET SEPARATELY)

22.935.0038	Cyclone set with sample bottles 0.25 and 0.5 liters
02.183.0140	Cassette with outlet for use with cyclone
02.605.0420	Adjustable steel connection tubing (316L) for cyclone set
05.707.0208	FDA certified hose, 1.5 m
22.748.0017	Industrial vacuum cleaner Attix, 230 V, 50/60 Hz

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 50

BREAKING JAWS BB 50

22.048.0014		颚板 锰钢
-------------	---	----------

1对

22.048.0012



颚板
不锈钢
1对

22.048.0023

颚板
stainless steel, waved
1对

22.048.0010



颚板
碳化钨
1对

22.048.0011



颚板
氧化锆
1对

22.048.0016



颚板
1.1750钢
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

WEARING PLATES BB 50

22.711.0015

摩擦板
不锈钢
1对

22.711.0016



摩擦板
碳化钨
1对

22.711.0017



摩擦板
氧化锆
1对

22.711.0018



摩擦板
1.0344钢
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

FURTHER ACCESSORIES BB 50

03.050.0437



Cover lid for collecting receptacle

05.242.0038



三角皮带, 1件

22.825.0005



提手, 一对