



DIVIZOARE DE PROBE RT 6.5 - RT 75

Divizoarele de probe RETSCH sunt folosite pentru divizarea probelor și reducerea materialelor vrac de toate tipurile. Divizoarele de probe sunt ideale pentru reducerea pe teren a volumului materialului prelevat. Sunt ușor de folosit, ușor de curățat și nu necesită alimentarea cu energie electrică.

AVANTAJE PRODUS


- | pentru utilizarea în laborator și pe teren
- | proces manual de divizare de înaltă precizie
- | proces de divizare conform DIN 51701

EXEMPLE DE APLICAȚII

agenți de creștere, cafea, clincher ciment, fertilizatori, făinuri, grâne, materiale de construcții, minerale, nuci, pulbere de spălare, pulberi metalice, sand, seminte, soluri, substanțe chimice, ...

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

La divizoarele de probe, unul din recipiente este folosit pentru a turna proba bine amestecată în mod uniform în capul de divizare. Materialul trece prin pasaje dispuse alternativ în direcția opusă ajungând în două recipiente de colectare sub flanșa de evacuare a capetelor de divizare. La fiecare operație proba alimentată este înjumătățită. Aceasta se poate repeta de câte ori este nevoie până când se obține cantitatea necesară de divizare.

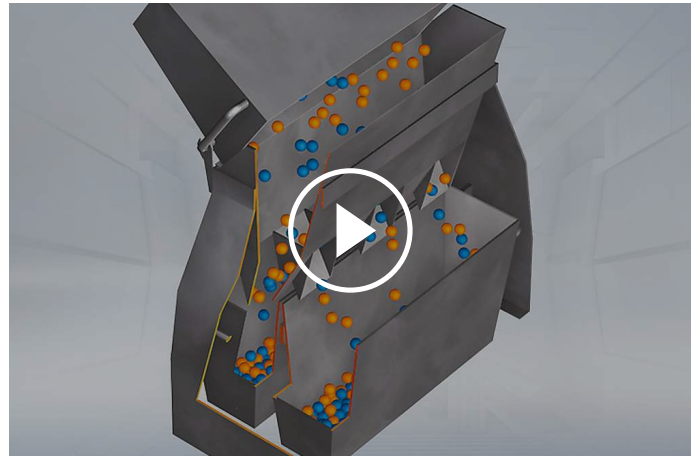

[Click pentru video](#)

DATE TEHNICE

Aplicabilitate	eșantionare și distribuția eșantioanelor
Slot size	RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm
Number of slots	RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6
Domenii in care se utilizeaza	agricultură, alimente, biologie, chimie/plastic, geologie/ metalurgie, inginerie/electronică, materiale de construcții, medicină/produse farmaceutice , mediu/reciclare, sticlă/ ceramică
Material probă	materiale în vrac
Dimensiunea probei*	RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm
Volum/masă probă admisă*	RT 6.5: ≤ 3 l RT 12.5: ≤ 3 l RT 25: ≤ 16 l RT 37.5: ≤ 16 l RT 50: ≤ 16 l RT 75: ≤ 16 l
Număr de distribuții	2
W x H x D	RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm

Masa netă:

RT 6.5: ~ 3.5 kg
RT 12.5: ~ 3.5 kg
RT 25: ~ 21.5 kg
RT 37.5: ~ 21.5 kg
RT 50: ~ 21.5 kg
RT 75: ~ 21.5 kg

* în funcție de materialul probei și configurația/setările instrumentului

www.retsch.com/rt

INFORMAȚII DESPRE COMANDĂ

Collecting receptacle and dividing head of stainless steel, stand of coated sheet steel

40.610.0001		Sample Splitter RT 6.5 with 12 slots, 6.3 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
40.610.0002		Sample Splitter RT 12.5 with 18 slots, 12.5 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
05.000.0019		Spare collecting receptacle 1.5 litres (for RT 6.5 and RT 12.5), 1 piece

SAMPLE SPLITTERS WITH 3 RECEPTACLES 8 LITRES

All parts made of galvanized sheet

40.610.0003		Sample Splitter RT 25 with 16 slots, 25.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0004		Sample Splitter RT 37.5 with 12 slots, 37.5 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0005		Sample Splitter RT 50 with 8 slots, 50.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0006		Sample Splitter RT 75 with 6 slots, 75.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
42.147.0002		Spare collecting receptacle 8 litres (for RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75), 1 piece