



MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

Preparo de Amostra de Alimentos Profissional

O moinho de facas GRINDOMIX GM 200 é o instrumento ideal para moer e homogeneizar alimentos e rações. Com duas lâminas afiadas e robustas e um potente motor de 1000 W, permite processar volumes de amostra de até 0,7 litros de forma rápida e eficaz. O GM 200 não é apenas ideal para homogeneizar substâncias com alto teor de água, óleo ou gordura, mas também é perfeitamente adequado para moer produtos secos, moles e semiduros. O rápido processo de homogeneização sem aumento notável de temperatura garante a preservação dos componentes voláteis da amostra. Graças à configuração reproduzível de parâmetros, programas e sequências, este moinho garante resultados analíticos com desvio padrão mínimo. Essas características, mais a ampla seleção de tampas e recipientes, permitindo a adaptação do moinho às necessidades de cada aplicação, tornam o GRINDOMIX GM 200 um dispositivo profissional superior a qualquer misturador doméstico comercial.



[Clique para ver o vídeo](#)

O PADRÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

- | Redução completa do tamanho e homogeneização de todo o material da amostra em segundos
- | Pré e moagem fina em um moinho
- | Velocidade variável de até 10,000 min⁻¹ incluindo função "Boos"t com 14,000 min⁻¹ para homogeneização aprimorada de amostras resistentes e pegajosas
- | Adequado para amostras com volumes de até 700 ml
- | Disponibilidade para moagem a frio com gelo seco com o Cryokit
- | 8 "SOPs" métodos e 4 ciclos de programa podem ser armazenados
- | Tampas de gravidade opcionais ou tampas de redução de volume para redução automática do volume da câmara de moagem
- | Todas as peças em contato com o material da amostra são autoclaváveis

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

MOAGEM CRIOGÊNICA COM GELO SECO

Para processar materiais resistentes ou elásticos que não podem ser homogeneizados à temperatura ambiente, um Cryokit está disponível para garantir uma moagem segura e eficiente com gelo seco. Consiste em três componentes:



[Clique para ver o vídeo](#)

| Tampa para criogenia

A parte inferior é feita de aço inoxidável, as aberturas laterais permitem a evaporação do CO₂ durante a moagem criogênica; a parte superior é a tampa PP padrão

| Recipiente de aço inoxidável com defletores

Os defletores contribuem para uma mistura completa da amostra.

| Faca totalmente em metal

Esta faca possui 2 lâminas e é indispensável para moagem criogênica. Também é adequado para o corte de amostras duras.

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200


OPERAÇÃO FÁCIL E SEGURA

O GM 200 está equipado com uma tela de toque de 4,3 " que oferece fácil configuração de parâmetros, armazenamento SOP e acesso direto ao portal da web MyRETSCH via código QR. 8 Procedimentos operacionais padrão e 4 ciclos de programa podem ser armazenados para operações de rotina. Antes e depois do processo de moagem, o recipiente com sua tampa, faca inserida e amostra pode ser instalado e retirado como uma unidade completa.

CONVENIENTE VISOR DE 4.3" DE TOQUE



ACESSO AO PORTAL DA WEB MYRETSCH

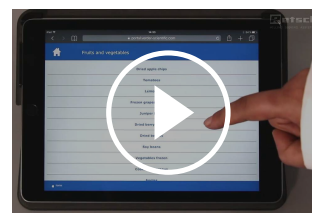

[Clique para ver o vídeo](#)

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

A TAMPA DA GRAVIDADE PERMITE UM VOLUME VARIÁVEL DA CÂMARA DE MOAGEM

A RETSCH desenvolveu uma tampa por gravidade que reduz o volume do recipiente de moagem, evitando que a amostra escape do processo de homogeneização por se agarrar às paredes do recipiente. A tampa cai com o seu próprio peso durante a moagem e sempre fica diretamente sobre a amostra. O resultado é uma homogeneização completa do material completo da amostra. A tampa de gravidade também está disponível com canais de estouro. Garante que o líquido da célula liberado pela amostra durante a moagem seja devolvido por esses canais ao centro do recipiente, permitindo uma homogeneização perfeita.



MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

ACESSÓRIOS & OPÇÕES

Uma variedade de recipientes, tampas e facas diferentes torna o GRINDOMIX GM 200 um dispositivo verdadeiramente universal, adequado não apenas para processar amostras de alimentos e rações, mas uma ampla variedade de materiais.

| Patenteada tampa por gravidade

Ajusta automaticamente o volume da câmara de moagem para o volume da amostra em mudança.

| Tampa de gravidade com canais de transbordo

Ideal para homogeneizar amostras com alto teor de água.

| Recipiente de aço inoxidável

Desgaste mínimo quando amostras duras são processados

| Recipiente de aço inoxidável com defletores

Os defletores contribuem para uma mistura completa da amostra.

| Tampa de redução

Reduz o volume da câmara para 0,5 ou 0,3 litros para uma homogeneização ideal de amostras com pequenos volumes.

| Faca de lâmina serrilhada

Usado para amostras particularmente duras, como carne gordurosa e entremeada

| Faca totalmente em metal

Com 2 lâminas, é adequado para moagem a frio e corte de amostras duras.

| Conjunto de Criogenia Cryokit


Para homogeneizar amostras pegajosas com gelo seco




MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

AMOSTRAS TÍPICAS


Os moinhos de facas RETSCH são adequados para uma vasta gama de aplicações. Os materiais típicos incluem doces, cereais, queijo, comprimidos revestidos, nibs de cacau, suplementos dietéticos, frutas secas e frescas, rações em pellets, peixes, produtos congelados, presunto, alface, carne, nozes, sementes oleaginosas, produtos farmacêuticos, materiais vegetais, salsichas, sabão, especiarias, vegetais etc.

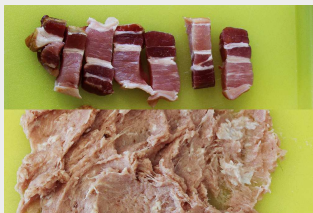

bacon

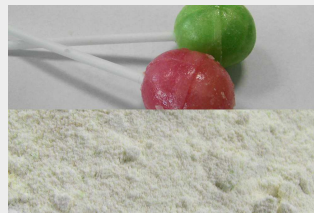

confeitos

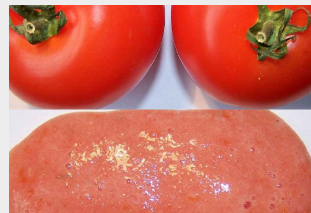

tomatoes




passas

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Duas lâminas afiadas e robustas giram no centro do compartimento de moagem. Dependendo do sentido de rotação, a fragmentação é executada com o lado cego (fragmentação primária) ou a afiada (trituração fina). As facas são protegidas contra danos por materiais duros por uma contra lâmina.

A faca é acionada indiretamente por um potente motor de 1.000 W. A velocidade é pré-selecionada e estabilizada eletronicamente, assegurando resultados de trituração reprodutíveis.

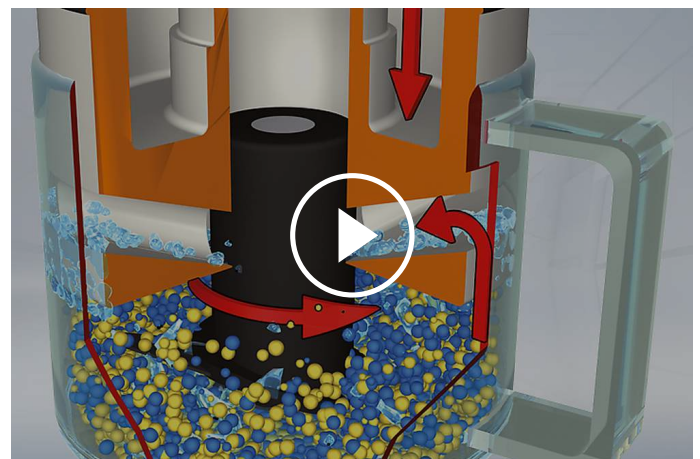

[Clique para ver o vídeo](#)

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200 - DADOS TÉCNICOS

Aplicação	fragmentação, homogeneização e mistura
Campo de aplicação	agricultura, alimentos, biologia, medicamentos / produtos farmacêuticos
Material a processar	macio, semiduro, elástico, contendo água / gordura / óleo, seco, fibroso
Princípio de fragmentação	cortar
Granulometria inicial*	40 mm
Granulometria final*	< 300 µm
Tamanho do lote / quantidade a processar*	700ml com tampa padrão 150-300ml com tampa de redução 300 - 600ml com tampa por gravidade
Volume da câmara de moagem	1000 ml com tampa padrão 250 ml - 500 ml com tampa de redução 400 - 800 ml com tampa para gravidade
Ajuste da velocidade	digital, 2.000 - 10.000 min ⁻¹ (14.000 min ⁻¹ "BOOST")
Material das ferramentas de moagem	lâmina: aço inoxidável / titânio fixação da lâmina: PVDF / aço inoxidável recipiente: plástico autoclavável / plástico PP / aço inoxidável
Programação do tempo de moagem	digital, 1 s - 3 min
Intervalo de operação	Sim
Programas armazenáveis	8 programas / 4 seqüências
Acionamento	motor com excitação em série
Potência de acionamento	~ 1000 W
Dados de conexão elétrica	diferentes opções
Conexão elétrica	1 - Fase
Código de proteção	câmara de moagem e teclado IP 42
Consumo de energia	~ 1000 W
C x A x P fechado	350 x 275 x 392 mm (oberto: 350 x 410 x 553)
Peso líquido	~ 10 kg
Normas e padrões	CE

*dependendo do material a processar e da configuração/ajuste do equipamento

www.retsch.com/gm200

DADOS PARA PEDIDO

MOINHO DE FACAS GRINDOMIX GM 200

Moinho de facas GRINDOMIX GM 200 completo com recipiente de moagem de 1 litro de plástico autoclavável, tampa padrão e faca de aço inoxidável

20.254.0001  GM 200 220–240 V, 50/60 Hz

20.254.0002  GM 200 100–120 V, 50/60 Hz

ACESSÓRIOS GM 200

VASOS DE MOAGEM, 1 LITRO

03.045.0057  Vaso de moagem
plástico autoclavável (transparente e resistente a riscos)

03.045.0047  Vaso de moagem
PP

03.045.0050  Vaso de moagem
aço inoxidável

03.045.0072 Recipiente de moagem em aço inoxidável com defletores para moagem
criogênica

TAMPAS PARA VASOS DE MOAGEM DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL OU PP

03.107.0562  Tampa padrão
PP

22.107.0022  Tampa padrão
PP
100 unidades

03.107.0606  Tampa redutora
PP
para redução de câmara a 0,25 litro

03.107.0310  Tampa redutora
PP
para redução de câmara a 0,5 litro

02.107.0327		Tampa de gravidade PP
02.107.0323		Tampa de gravidade PP com canais de transbordamento

TAMPAS PARA VASOS DE MOAGEM DE VIDRO OU AÇO INOXIDÁVEL

03.107.0562		Tampa padrão PP
22.107.0022		Tampa padrão PP 100 unidades
02.107.0328		Tampa de gravidade PP
02.107.0308		Tampa de gravidade PP com canais de transbordamento
02.107.0743		Tampa criogênica aço inoxidável / PP

FACAS

02.446.0047		Faca de aço inoxidável
02.446.0057		Faca de aço inoxidável com lâminas serrilhadas
02.446.0048		Faca de titânio puro para trituração sem contaminação por metais pesados
22.446.0004		Faca totalmente em metal, para moagem criogênica, 2 lâminas

KIT CRIOGÊNICO PARA MOAGEM CRIOGÊNICA COM GELO SECO

22.354.0005		Conjunto de criogenia, (inclui recipiente de moagem, aço inoxidável com contas, faca de metal completa com 2 lâminas, tampa criogênica)
-------------	---	---

ITENS ADICIONAIS GM 200

05.723.0001		Raspador
05.114.0117		O-ring 23 x 2
05.111.0239		Junta V-ring
03.018.0038		Suporte para recipiente de moagem
99.200.0031		Documentação IQ/OQ para GM 200