



РИФЕЛОВИ ДЕЛИТЕЛИ НА ПРОБИ RT 6.5 - RT 75

Безупречният сравнителен анализ е тясно свързан с **начина на работа с пробата**. Само представителна извадка може да осигури **съдържателни резултати от анализа**. Въртящите се делители на проби гарантират **представителност на пробата** и по този начин **възпроизводимост на анализа**. Делителите на проби RT са лесни за използване, лесни за почистване и нямат нужда от електрическо захранване.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА


- | за използване в лабораторни условия и на място
- | ръчен процес на разделяне с най-висока точност
- | процес на разделяне съгласно стандарта DIN 51701

ПРИЛОЖЕНИЕ

брашна, зърнени храни, кафе, метали, минерали, почви, прах за пране, прахове, пълнители, пясък, семена, строителни материали, торове, химикали, циментов клинкер, ядки, ...

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Материалът минава през последователно разположени отвори в противоположни посоки в два събирателни съда под разделителите. С всяка операция пробата се съкращава наполовина. Това може да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо, докато е получено необходимото количество.

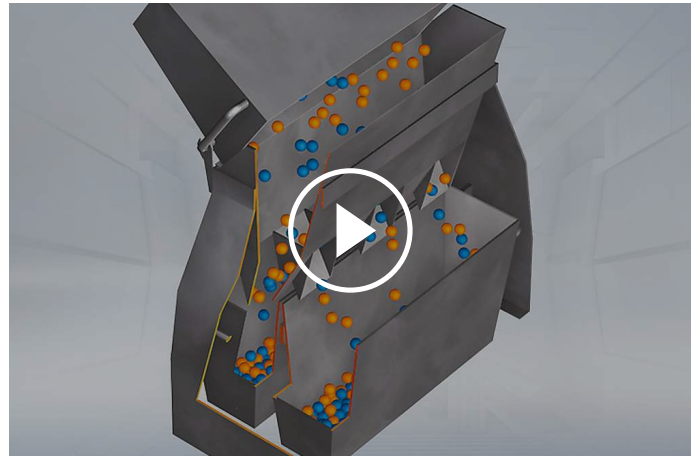

[Click to view video](#)

TECHNICAL DATA

Приложения	вземане на проби и разделяне на проби
Slot size	RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm
Number of slots	RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6
Област на приложение	биология, геология / металургия, инженеринг / електроника, медицина / фармация, околната среда / рециклиране, селското стопанство, строителни материали, стъкло / керамика, химия / пластмаси, храна
Материали	насипни материали
Максимален размер на входа*	RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm
Размер на партидата / количество на пробата*	RT 6.5: ≤ 3 l RT 12.5: ≤ 3 l RT 25: ≤ 16 l RT 37.5: ≤ 16 l RT 50: ≤ 16 l RT 75: ≤ 16 l
Брой разделители	2
Ш x В x Д	RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm

Нетно тегло

RT 6.5: ~ 3.5 кг
RT 12.5: ~ 3.5 кг
RT 25: ~ 21.5 кг
RT 37.5: ~ 21.5 кг
RT 50: ~ 21.5 кг
RT 75: ~ 21.5 кг

в зависимост от захранващият материал и настройките на инструмента

www.retsch.com/rt

ДАННИ ПОРЪЧКА

Collecting receptacle and dividing head of stainless steel, stand of coated sheet steel

40.610.0001		Sample Splitter RT 6.5 with 12 slots, 6.3 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
40.610.0002		Sample Splitter RT 12.5 with 18 slots, 12.5 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
05.000.0019		Spare collecting receptacle 1.5 litres (for RT 6.5 and RT 12.5), 1 piece

SAMPLE SPLITTERS WITH 3 RECEPTACLES 8 LITRES

All parts made of galvanized sheet

40.610.0003		Sample Splitter RT 25 with 16 slots, 25.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0004		Sample Splitter RT 37.5 with 12 slots, 37.5 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0005		Sample Splitter RT 50 with 8 slots, 50.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0006		Sample Splitter RT 75 with 6 slots, 75.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
42.147.0002		Spare collecting receptacle 8 litres (for RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75), 1 piece